

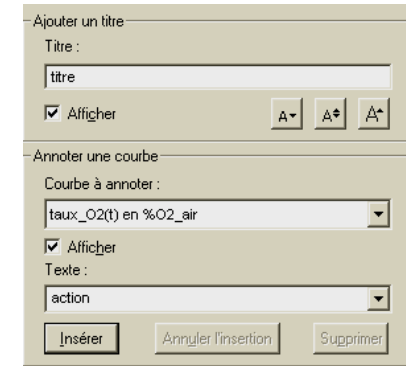



EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC MODULE « ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE DU MUSCLE » DE L'ATELIER SCIENTIFIQUE

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés. Le logiciel « Atelier scientifique » est lancé.

Menu						Modifier l'échelle sur les axes								
						<p>Positionner le curseur sur l'axe concerné : il apparaît une double flèche, clic gauche maintenu, augmenter ou diminuer l'échelle. En maintenant en plus la touche CTRL enfoncée, modifier l'origine. On peut aussi cliquer sur l'icône n° 9, échelle automatique.</p>								
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
1	Nouvelle expérience		6	Annuler l'action		11	Affichage							
2	Ouvrir un fichier		7	Rétablir l'action		12	Traitement des données							
3	Enregistrer les résultats		8	Affichage plein écran		13	Modélisation							
4	Imprimer		9	Echelle automatique		14	Compte rendu							
5	Aperçu avant impression		10	RefMyo		15	Annotation d'une courbe							
Paramétrage de l'expérience						Ajouter un commentaire ou modifier l'affichage de la courbe								
<div data-bbox="89 670 761 1452"> <p>Réflexe myotatique</p>  <p>2 Test du marteau réflexe 3 Réglage gain</p> <p>Paramètres</p> <p>Nom de l'expérience: Reflexe 5</p> <p><input type="radio"/> Electromyographie <input checked="" type="checkbox"/> Acquisition continue</p> <p>1 <input checked="" type="radio"/> Réflexe myotatique</p> <p>4 Lancer l'acquisition</p> </div>						<ol style="list-style-type: none"> Cocher « Réflexe Myotatique ». Effectuer un test du marteau. Vérifier le bon fonctionnement des capteurs en cliquant sur « Réglage gain » puis réaliser des flexions / extensions du pied pendant quelques secondes. Cliquez sur « Lancer l'acquisition ». L'enregistrement démarrera au coup de marteau. Changer le nom de l'expérience à chaque nouvelle manipulation, dans le cas où <u>plusieurs enregistrements</u> doivent être présentés sur le <u>même graphique</u>, 		<p>Cliquer sur l'icône n°15.</p>  <p>Dans texte mettre l'action effectuée, puis cliquer sur «insérer» et le mettre sur la courbe.</p> <p>Paramètre des courbes : Cliquez sur l'icône n° 11</p>  <p>Faire un clic droit pour modifier l'aspect de la courbe.</p>						